

AZOT EVAPORATÖR

Solvent Uyumluluk Tablosu

-RT: Teflon Kaplamalı **-DA:** Kuru Banyolu **-O:** Isıtmasız **-Z:** Z-Purge

Solvent	Önerilen Modeller
Aseton	-RT önerilmez
Asetonitril	-RT önerilmez
Amonyum Hidroksit	-RT önerilir -DA, -O, -Z önerileri seyreltici solvante bağlıdır
Benzen	-RT önerilmez
Karbon Disülfür	-RT önerilir -Z önerilir
Karbon Tetraklorür	-RT önerilir
Koloroform	-RT önerilir
Dietil Eter	-RT önerilmez -O önerilir -Z önerilir
Etanol	Tüm modeller uygundur
Etil Asetat	Tüm modeller uygundur
Formik Asit	-RT önerilir -DA, -O, -Z önerileri seyreltici solvante bağlıdır
Heptan	-RT önerilmez -DA önerilir -Z önerilir
Heksan	-RT önerilmez -Z önerilir
Hidroklorik Asit	-RT önerilir -DA, -O, -Z önerileri seyreltici solvante bağlıdır
İzooktan	-DA önerilir
İzopropanol	Tüm modeller uygundur
Metanol	Tüm modeller uygundur
Metilen Klorür	-RT önerilmez -O önerilir
Pentan	-O önerilir -Z önerilir
Petrol Eteri	-Z önerilir
Piridin	-RT önerilir -DA önerilir
Tetrahidrofuran	-RT önerilir
Toluen	-RT önerilmez -DA önerilir
Trikloretilen	Tüm modeller uygundur
Su	Tüm modeller uygundur
1-Butanol	-RT önerilmez -DA önerilir
1,1,1-Trikloroetan	-RT önerilir
1,1,2-Trikloroetan	-RT önerilir -DA önerilir

Kaynak: Organomation Manufacturing, Inc.

Elementel Analitik ve Bio Teknolojik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Folkart Towers - Adalet Mah. Manas Blv. No: 39/3408, Bayraklı/İZMİR

İstanbul İrtibat Ofisi: Fatih/İSTANBUL

Tel-Faks: (0232) 472 17 11 • İstanbul: (0212) 529 43 19 • M: bilgi@elementel.com



Daha fazla ürün bilgi ve dökümanı için web sitemizi ziyaret edin: www.elementel.com

Bu materyalin içeriği sadece referans ve bilgi amaçlıdır. Elementel'in yazılı izni olmadan ticari amaçlı kullanılamaz veya değiştirilemez.